

**Protocollo Manutenzione preventiva e Verifica funzionale
Armadi aspirati per conservazione reagenti**

MANUTENZIONE PREVENTIVA DELLO STRUMENTO

LISTA DI CONTROLLO

- ☐ Controllo visivo posizione apparecchio.
- ☐ Controllo visivo generale della struttura.
- ☐ Controllo visivo integrità delle vetrature (se presenti)
- ☐ Controllo chiusura porta
- ☐ Controllo dispositivo termico a scatto (se presente)
- ☐ Controllo visivo integrità dei piani di lavoro
- ☐ Controllo chiusura ermetica dei giunti
- ☐ Controllo funzionalità valvole a fungo (se presenti).
- ☐ Controllo visivo dello stato del corpo illuminante e del relativo comando (se presente)
- ☐ Presenza filtri (infiammabili)
- ☐ Controllo presenza tensione nelle prese di servizio
- ☐ Controllo funzionale delle prese e degli organi di comando

Per l'esecuzione di alcune delle verifiche di cui sopra è necessaria la consultazione del manuale d'uso e manutenzione del produttore

VERIFICA FUNZIONALE

- ☐ Verifica strumentale dei filetti di fumo (smoke pattern test).
 - ☐ Verifica portata di aspirazione
-